

# FSD-100 型粉碎机

## 说明书

非常感谢您选择浙江托普仪器有限公司的产品和服务  
在使用产品前请仔细阅读使用说明书

浙江托普仪器有限公司

ZHEJIANG TOP INSTRUMENT Co.,LTD

FSD-100 型粉碎机是利用转子刀片的快速旋转与固定刀形成快速切削，使样品迅速达到粉碎，该机粉碎效率高，连续粉碎试样水份挥发极微，粉碎细度均匀，调节不同规格筛孔直径的筛网及调节刀片距离，能控制不同的粉碎细度。

该机操作方便，工作安全，广泛应用于土壤、肥料、稻谷、麦米、玉米、豆类等试样的粉碎处理。

## 技术规格

- 1、工作电压：220V
- 2、电机功率：250W
- 3、转速：1400min/s
- 4、工作室内径：100mm，硬度：35-45HRC
- 5、筛孔直径：1.5mm

- 6、最大限量：50kg
- 7、外型尺寸：280\*120\*280mm
- 8、整机净重：14 kg

## 使用方法

取代表性试样 50g 除去杂质置于粉碎机料斗内，接通电源待机器运转正常后，抽开料斗板，使试样徐徐流入工作室，然后关闭抽板，试样经刀与刀之间相互切削后，通过筛网落入料斗内，待全部粉碎后，切断电源取出粉碎试样置于广口瓶内待化验用。

## 注意事项

- 1、倒入试样时要徐徐均匀入内，切勿倾倒而入
- 2、操作完毕后，应切断电源，检查被粉碎物
- 3、工作室应保持清洁干燥，粉碎完毕后应及时清理余物。
- 4、接通电源时，如若发现刀与机壳之间有碰撞之异声，应立即切断电源检查修理。

## 随机附件

1、筛网 2、刷子 3、十字螺丝刀 4、保修卡 合格证 5、说明书

### 其他配套仪器：

仪器名称	型号	仪器名称	型号
离心式分样器	LXFY-2 型	真空数种置床仪	ZLC-2000
横格式分样器	HGT-I	大粒种子置床板	SZ-3
	HGT-II	真空置床系统	ZCXT
	HGG-I	电子吸种笔	DXB-A
	HGG-II	种子老化箱	LH-150S
电子自动数粒仪	SLY-C	快速电脑水份仪	TDS-1H 型
	SLY-A	种子低温低湿储藏柜	CZ-450FC
	SLY-B		CZ-1000FC
鼓风式净度仪	CFY-II		CZ-1600FC
种子净度工作台	TJD-900	发芽盒	大
种子净度工作台	TJD-800	发芽盒	小
真空数种置床仪	SZC-020		

地址：杭州市西湖科技园西园八路 11 号

邮编：310030

售后服务专线：400-672-1817

销售电话：0571-86056609 86059660

86054117 86055117

传真：0571-86059660 86823529

网址：www.top17.net